

Fiche d'aide à l'acquisition de la compétence : **Préparer une solution de concentration donnée par dissolution**

Codes : - Critère acquis : + - Critère non acquis : - - Critère en cours d'acquisition : ≈		Séance 1		Séance2		Séance 3		Séance 4	
		Date :		Date :		Date :		Date :	
		Auto-éval.	évaluation	Auto-éval.	évaluation	Auto-éval.	évaluation	Auto-éval.	évaluation
Critères d'évaluation :									
Disso1	Déterminer par le calcul la masse de solide à prélever								
Disso2	Utiliser une coupelle pour la pesée								
Disso3	Utiliser la fonction tare de la balance								
Disso4	Vérifier que la balance est en mode « g »								
Disso5	Utiliser une fiole jaugée propre (rincée à l'eau distillée)								
Disso6	Transvaser la totalité du solide avec un entonnoir en rinçant la coupelle et l'entonnoir avec un peu d'eau distillée								
Disso7	Remplir la fiole à moitié avec de l'eau distillée								
Disso8	Boucher et agiter correctement jusqu'à dissolution complète du solide								
Disso9	Compléter au trait jauge en finissant au compte-gouttes, l'œil étant au niveau du bas du ménisque								
Disso10	Boucher et agiter correctement pour homogénéiser								
Critère à travailler en priorité :									